

【DNA シーケンス（プレミックスシーケンス）】 ご注文手順

STEP 01 お客様情報の登録

本サービスのご利用には、お客様情報の登録をお願いしております。
『マイページ』のアカウント作成から、お客様情報の登録を行ってください。

[登録はこちら ▶](#)

STEP 02 お客様 ID 発行

株式会社マクロジェン・ジャパンからお客様 ID を発行し、ご登録のアドレスにメールにてお知らせします。
(但し、土日休日の ID 発行は行えません。予めご了承ください。)
お客様 ID 発行のメールに記載のパスワードは仮のものになります。
初期登録時に発行されますお客様 ID および仮パスワードでログインしていただき、
『マイページ』からパスワードの変更をお願いします。

STEP 03 オーダーシステム入力

下記ボタンから『マイページ』にログインしてください。

[マイページ ▶](#)

左上【Order】をクリックしていただき、【Sequencing】へお進みください。
サービス項目【プレミックス】をお選びいただき、ご入力画面に従い、必要事項をご入力ください。

STEP 04 サンプル送付

下記の条件を参考にサンプルを調整して下さい。

テンプレート	サイズ	テンプレート目安	プライマー目安	トータル量
プラスミド		300 ng	20 pmol	10 μ L
PCR産物	200 bp未満	20 ng	30 pmol	10 μ L
	500 bp未満	40 ng		
	1 Kb 未満	60 ng		
	1 Kb 以上	100 ng		

- ・上記の量が含まれるよう、混合溶液をトータル 10 μ L に調整して下さい。
- ・PCR 産物は必ず精製してから調製して下さい。
- ・通常サービスである一般シーケンスで実施している品質チェックは実施しません。
良好な結果をお知らせするためにも、濃度調整にご協力をよろしく申し上げます。

サンプルとご依頼内容の印刷物（右図のプリントプレビュー）を同封し、お送りください。

ご依頼内容により、送料が無料となりますので、着払いでお送りください。
送料が発生する際は、解析料金と合わせてご請求させていただきます。

STEP 05 解析

サンプル到着後、受領の連絡をメールにてお送りします。
お送りいただいたサンプルをそのまま用い、解析いたします。
(一般シーケンスで行っている品質チェックは行いません。)

STEP 06 納品

結果が得られ次第、結果報告をメールにてお送りします。
メールに記載の URL からデータファイルをダウンロードしてください。

拡張子は ab1,txt,pdf,phd,scf の 5 種類となります。ご利用し易いファイルにてデータをご確認下さい。
同様の結果を『マイページ』からもご確認いただけますが、必ずデータファイルの保存をお願いします。
プレミックスシーケンスは、機械トラブル等による結果不良以外の理由で再反応は行っておりません。

参考 マクロジェンジャパン アカウント作成・ご注文ガイド

下記ボタンからご確認ください。

[ご注文ガイド ▶](#)